



## 流式管使用说明书

### 【产品名称】

通用名称：流式管, 12x75mm

英文名称：Test Tube, 12x75mm

### 【包装规格】

250管/包

### 【预期用途】

该产品用作流式细胞仪的样本前处理及上样操作。

### 预期使用者

该产品由实验室专业人员使用。

### 【主要成分】

绿色半透明聚乙烯材质

### 【使用步骤】

1. 开封前检查，确认包装和试管完好，无破损或污染。
2. 装入液体不超过最大容量5mL的80%，以防样本溢出。
3. 离心最大可承受离心力<math>3000\times g</math>。
4. 避免长期暴露于>80°C条件下，冷冻保存时避免骤冷骤热以防裂管，最低冷冻温度为-80°C。

### 【注意事项】

1. 避免重复使用。
2. 禁止用于长时间储存挥发性或腐蚀性样本
3. 禁止直接接触强氧化剂（如浓硝酸）、有机溶剂（如氯仿）

### 变质的迹象

破损或污染的试管不可使用。

想获得更多信息或收到损坏的产品，拨打贝克曼库尔特用户服务热线或联系您的当地经销商。

### GHS危险等级分类

未被归为危险品

### 商标

Beckman Coulter, 标志以及文中提及的贝克曼库尔特产品和服务标记均是美国贝克曼库尔特有限公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

### 【说明书核准及修订时间】

2025年6月 25日