

货号：C52574

1/2



CYTOFLEX SRT 关机液说明书

REF C52574 – 1 × 10 L

PN C57265-AC

【产品名称】

通用名称：CYTOFLEX SRT 关机液

英文名称：CYTOFLEX SRT SHUTDOWN FLUID

仅供研究使用。不用于诊断程序。

【产品描述】

一种用于 Beckman Coulter CytoFLEX SRT 流式细胞仪的非离子表面活性剂和不含叠氮化物的关机液。

【综述】

在流式细胞仪分选仪中，当仪器不运行时，盐水鞘液会结晶。CYTOFLEX SRT 关机液设计用于冲洗液流路径并替换残余鞘液，降低盐水结晶的可能性。

【检验原理】

稀释剂由含有抗微生物化合物的高质量水组成。

【活性成分】

含一种非活性防腐剂成分。

【步骤】

注意：请勿在仪器附近填加流式细胞仪关机液容器，以防损坏仪器电子器件。

填加前从仪器上取下关机液容器。有关详细的填加说明，请参阅 CytoFLEX SRT 仪器 IFU。

【储存、稳定性和处置】

在 2-30°C 环境中储存。在仪器产品手册规定的温度下使用产品。如果产品已过有效期或受到污染，请勿使用。请遵循联邦、州及当地法规处置废弃产品、未使用产品及污染包装。

【警告】

SDS 化学品安全技术说明书提供于 beckman.com/techdocs。


1. 请勿吸入和/或摄入。
2. 请勿重复使用容器。

【制备】

随附内含套管。

【产品可用性】

CYTOFLEX SRT 关机液

 C52574 – 1 x 10 L

【商标】

Beckman Coulter、标志以及文中提及的贝克曼库尔特产品和服务标记均是贝克曼库尔特（美国）股份有限公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

可能涉及一项或多项专利。 - 请参见 www.beckman.com/patents

欲获得其他信息，或收到破损产品，请致电 400 821 8935 与贝克曼库尔特客户服务部联系，或联系当地贝克曼库尔特代表。

符号词汇表发布于 beckman.com/techdocs（PN C05838）。



贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

250 S. Kraemer Blvd.

Brea, CA 92821 U.S.A.

www.beckman.com

© 2023 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

保留所有权利。

【修订历史】

修订版 AA，2020 年 4 月

- 初始版本

修订版 AB，2020 年 11 月

变更如下：

- 产品描述
- 综述

修订版 AC，2023 年 1 月

变更如下：

- 检验原理
- 活性成分

【说明书版本说明】

原文说明书文档版本：C57265AC，原文说明书生效日期：2023 年 01 月；

中文说明书文档版本：C57265AC-CN，中文说明书生效时间：2024 年 4 月；

中文说明书 C57265AC-CN 内容直接翻译自原文说明书 C57265AC。