

货号：IM1838U

1/3



HLA-ABC-FITC 检测试剂盒(流式细胞法)说明书

	规格
特异性	HLA-ABC
克隆	B9.12.1
杂交瘤	NS1 x balb/c
免疫原	HLA-A2 细胞毒性 T 细胞克隆
同型对照	IgG2a
种属	小鼠
纯化	亲和层析
荧光染料	异硫氰酸荧光素 (FITC)
摩尔比	FITC / Ig: 4.5 - 5.5
激发波长	488 nm
发射峰	525 nm
缓冲液	PBS pH 7.2 plus 2 mg / mL BSA 和 0.1% NaN ₃

REF IM1838U 液体-2 mL

分析物特异性试剂。

分析和性能特征未确定

【产品名称】

通用名称：HLA-ABC-FITC 检测试剂盒(流式细胞法)

英文名称：Anti-HLA-ABC-FITC

【试剂】

浓度：请登录 www.beckmancoulter.com 查看特定批次的检验报告。

【警告和注意事项】

- 本试剂含 0.1%叠氮钠。叠氮钠在酸性条件下会生成剧毒化合物-叠氮酸。丢弃时，应使用流动水冲洗叠氮化物。建议采取以上预防措施以免在金属管道中沉积（可能引起爆炸）。如果接触到皮肤或眼睛，请用水长时间清洗。
- 与本试剂接触的标本、样本和所有材料均应视为具有潜在传染性，应采取适当的预防措施进行处置。
- 切勿口吸移液，避免样本与皮肤和黏膜接触。
- 请勿使用已超过标签所示失效日期的抗体。
- 在储存或孵育过程中，请勿将试剂暴露于强光下。
- 避免试剂发生微生物污染，否则可能出现错误结果。

7. 处理本试剂时，遵循药物非临床研究质量管理规范。
8. 试剂物理外观的任何变化都可能表明试剂变质，此时不应使用试剂。

【GHS 危险等级分类】

未被归为危险品



化学品安全技术说明书提供于 beckman.com/techdocs

【储存、处理条件和稳定性】

本试剂在 2-8°C 下储存时可在有效期内保持稳定。切勿冷冻。
无需复溶。本单抗可直接从瓶中取出后使用。使用前使试剂达到 18-25°C。

【试剂内容物】

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中形成易爆化合物。请参阅 NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (8/16/76)（美国国家职业安全与卫生研究所公报：易爆的叠氮化物危险品[76/8/16]）。

为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在丢弃未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮钠的丢弃必须符合当地的相关规定。

【特异性】

HLA-A、-B 和 -C 是主要组织相容性复合体（MHC）I 类抗原。与其他 I 类分子（即 HLA-E、-F、-G）一样，HLA-A、-B 和 -C 是由 40-45 kDa 跨膜糖蛋白 α 链组成的异源二聚体，与恒定 β 2-微球蛋白非共价结合。所有 I 类分子均具有保守的单态结构域，但也具有广泛的等位基因多态性。参考文献 1 对 HLA 分子的结构和生物学进行综述。MHC 分子在免疫应答中起核心作用：其参与 T 细胞受体库的成熟、通过异种肽的呈递活化 T 淋巴细胞或参与同种异体应答⁽¹⁾。

HLA-A、-B 和 -C 是“经典”MHC I 类分子，在大多数人类有核细胞的表面表达。参考文献 2 对 I 类分子在非淋巴组织上的细胞分布进行综述。

B9.12.1 单克隆抗体可识别 HLA-A、-B 和 -C 分子共有的单态表位⁽³⁾。B9.12.1 抗体无法识别未结合的重链。

【商标】

Beckman Coulter、标志以及文中提及的贝克曼库尔特产品和服务标记均是贝克曼库尔特（美国）股份有限公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

【其他信息】

欲获得其他信息，或收到破损产品，请致电 400 821 8935 与贝克曼库尔特客户服务部联系，或联系当地贝克曼库尔特代表。

【符号说明】

符号词汇表发布于 beckman.com/techdocs（文件编号 B60062）

【说明书版本说明】

原文说明书文档版本：B60009AB，原文说明书生效日期：2019 年 09 月；

中文说明书文档版本：B60009AB-CN，中文说明书生效时间：2024 年 4 月；

中文说明书 B60009AB-CN 内容直接翻译自原文说明书 B60009AB。

【参考文献】

1. Krensky, A.M., Clayberger, C., "Structure of HLA molecules and immunosuppressive effects of HLA derived peptides", 1996, Intern. Rev. Immunol., 13, 173-185.
2. Daar, A.S., Fuggle, S.V., Fabre, J.W., Ting, A., Morris, P.J., "The detailed distribution of HLA-A, B, C antigens in normal human organs", 1984, Transplantation., 38, 287-292.
3. Malissen, B., Rebau, N., Liaboef, A., Mawas, C., "Human-cytotoxic T cell structures associated with expression of cytolysis. I- Analysis at the clonal cell level of the cytolysis-inhibiting effect of 7 monoclonal antibodies", 1982, Eur. J. Immunol., 12, 739-747.



免疫泰克有限公司 IMMUNOTECH S.A.S. (a Beckman Coulter Company), 130, avenue de Lattre de Tassigny, BP 177, 13276 Marseille cedex 9, France, 33-491 172 727